

BAV-3 阳性对照品使用说明书

货号: 1506739

(仅供研究用)

一、产品简介:

SHENTEK® BAV-3 阳性对照品, 可搭配 SHENTEK® 病毒核酸提取试剂盒 (磁珠法), SHENTEK® BAV-3 病毒核酸检测试剂盒 (PCR 荧光探针法) 和 SHENTEK® 牛源病毒 (BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3) 多重核酸检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法) 使用, 用于监控牛腺病毒 3 型核酸提取和 PCR 检测的全过程。

二、产品规格:

100 μ L $\times$ 3 管。

三、产品效期:

规定储存条件下 12 个月, 具体见标签。

四、保存条件:

-65 $^{\circ}$ C 及以下保存。

五、注意事项:

1. 使用时取 1 管对照品, 融化后瞬时离心 3 秒, 参照 SHENTEK® BAV-3 病毒核酸检测试剂盒 (PCR 荧光探针法) 和 SHENTEK® 牛源病毒 (BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3) 多重核酸检测试剂盒 (多重 PCR-荧光探针法) 说明书中阳性对照品 (PCS) 制备流程进行操作。
2. 此产品直接用于提取检测, 不能稀释, 稀释会引起病毒分布不均匀而导致结果异常。
3. 取出后置于冰上或 4 $^{\circ}$ C 条件自然融化, 待对照品完全融化且平衡至室温后方可使用, 避免反复冻融。
4. 勿将不同批次试剂混合使用。
5. 不得使用超过保质期的试剂。
6. 与产品使用说明不符的任何操作都可能影响结果。
7. 本产品仅限于专业人员的科学研究和质量控制, 不得用于临床诊断或治疗。
8. 本产品为灭活后的复制缺陷型假病毒, 安全性高, 但仍建议在生物安全柜中进行操作, 使用本产品产生的实验废弃物需通过高压灭菌后按照医疗废弃物要求进行处理。

六、相关产品:

名称	货号	规格
病毒核酸提取试剂盒（磁珠法）	1506730	50 Extractions
BAV-3 病毒核酸检测试剂盒（PCR 荧光探针法）	1506734	50 Reactions
牛源病毒（BVDV/REO-3/PI-3/BPV-3/BAV-3）多重核 酸检测试剂盒（多重 PCR-荧光探针法）	1506742	50 Reactions

修订日期: 2024 年 07 月 10 日

生效日期: 2024 年 07 月 16 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 400-878-2189