

CHO HCP 质控品使用说明书

货号：1301304-1-C01  
(仅供研究用)

一、产品简介

CHO HCP 质控品用于本公司 CHO HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法）的质量控制。

二、产品组分

| 组分          | 产品号    | 规格           | 储存条件      | 说明            |
|-------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| CHO HCP 质控品 | PNL010 | 2 管          | -65 °C及以下 | 冻干粉，具体含量见管身标注 |
| 质控品复溶液      | PNC008 | 1.5 mL × 1 管 | -65 °C及以下 | NA            |

三、产品效期

规定储存条件下 5 年，具体见标签。

四、操作步骤

1. 精密量取质控品复溶液（500 μL）溶解质控品，静置约 5 分钟，溶液应该澄清透明，复溶后浓度为标注含量/复溶体积。
2. 使用时直接将其加至 CHO HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法）试剂盒中抗 CHO HCP 预包被酶标板中，加样量为 100 μL/孔，至少 2 复孔。

五、数据分析及结果判断

按照 CHO HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法）的使用说明，将该质控品的 OD 值处理后，代入校准曲线方程，计算得到质控品的浓度，比较其与标注理论浓度的偏差，相对偏差范围在±20%，表明试剂盒检测结果稳定可靠。

六、注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

七、相关产品

| 名称                         | 货号        | 规格      |
|----------------------------|-----------|---------|
| CHO HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法） | 1301304-1 | 96 测试/盒 |

## 八、参考文献

1. JJF 1343-2022 标准物质的定值及均匀性、稳定性评估。

生效日期：2025 年 08 月 27 日

## 服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

[www.shenkebio.com](http://www.shenkebio.com)

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: [Info@shenkebio.com](mailto:Info@shenkebio.com)

电话：400-878-2189